

Descripción

ZXQ-50S esta máquina de montaje permite encapsular muestras de forma o tamaño inadecuados para cumplir con los pasos de preparación de muestras posteriores para lograr el plano de inspección deseado. También protege los bordes o previene defectos superficiales provocados por el proceso de preparación.



Características y aplicación:

En el laboratorio metalográfico moderno, la máquina de lijar y pulir semiautomática o automática ampliamente utilizada tiene especificaciones para el tamaño de la muestra. Para cumplir con este requisito, la muestra debe tener encapsulado, por lo que la máquina de montaje se ha convertido en una necesidad en el laboratorio metalográfico.

Nota: solo para materiales termoendurecibles (como polvo de jade eléctrico, polvo de baquelita, etc.)

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx

www.controly medicion.com.mx

Parametros Tecnicos

Modelo	ZXQ-50S
Diámetro del molde	Φ25φ30 /φ40φ50mm
Buje de acero intercambiable	Φ25φ30 /φ40φ50mm
Intervalo de tiempo de mantenimiento de presión	1-99min
Intervalo de ajuste de temperatura	35-200 °C
Intervalo de ajuste automático del tiempo de enfriamiento	0-60min
Intervalo de tiempo de mantenimiento de voltaje	1-99min
Voltaje de entrada	monofásico, 220V, 50Hz
Método de enfriamiento	Refrigeración por agua
Max. Energía	1650W
Peso neto	82Kg
Dimensión	580*625*580mm

IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

Descripción general de la estructura:

Ajuste de parámetros: Configuración de la temperatura de calefacción: haga clic en el número de temperatura, la pantalla expandirá la interfaz de modificación del número y el número se guardará automáticamente después de la modificación.

Manual de operación

Operación automática

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

Lista de empaque

Nombre	Especificación	Cantidad
Máquina principal	ZXQ-50S	1
Par termoeléctrico		1
Embudo de plástico		1
Manual de usuario		1
Tubería de entrada y salida de agua		1 cada
Buje de acero intercambiable	φ25、φ30、φ40、φ50mm	1 cada
Llave hexagonal (M4)		1
Abrazadera de un tubo		2
Fusible		1
Red de filtro		1

IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE